

Prüfanleitung

Mikrobiologische Überprüfung von Desinfektionsmitteln aus Desinfektionsmitteldosiergeräten

Vorbemerkung

Diese Prüfanleitung dient als Hilfestellung bei der Durchführung der Probenentnahme von Desinfektionsmitteln aus dezentralen Desinfektionsmittel-Dosiergeräten zur mikrobiologischen Überprüfung. Diese Untersuchung dient nicht der Überprüfung zur Wirksamkeit des eingesetzten Desinfektionsmittels.

Inhalt des Prüfsets

Prüfkörper		Begleitmaterial	
1	Probengefäß mit 100 ml Enthemmerlösung	1	Begleitschein
1	Steriler Beutel		Ggf. Prüfanleitung

Lagerung der Prüfmaterialien

- Lagerung bei 4 – 8 °C
- Haltbarkeitsdatum: siehe Aufdruck am Probengefäß. Die Enthemmerlösung muss vor Ablauf des Haltbarkeitsdatums im Labor eintreffen.

Vor Ort werden zusätzlich benötigt:

- Händedesinfektionsmittel
- ggf. keimarme Einmalhandschuhe, ggf. Einmalschürze
- wasserfester Stift

Achtung: Die Probenahme soll durch geschultes Personal durchgeführt werden.

Durchführung der Prüfung

Vor dem Anlegen und nach dem Ablegen der Einmalhandschuhe ist eine hygienische Händedesinfektion erforderlich.

1. Begleitschein bitte vollständig ausfüllen und die Probenahmestellen eintragen.
2. Probengefäße nummerieren, wenn mehrere Dosiergeräte überprüft werden.
3. Den ggf. vorhandenen Strahlregler entfernen und den Auslasshahn mit einem alkoholischen Mittel desinfizieren, Einwirkzeit beachten.
4. Den mitgelieferten sterilen Beutel in einen desinfizierten 1 l Messbecher geben und die vom Hersteller vorgegebene Mindestentnahmemenge der Desinfektionsmittellösung in den sterilen Beutel abfüllen.
5. Direkt aus dem Beutel sind 100 ml der Desinfektionsmittellösung in das Probengefäß bis zur Markierung (200 ml) zu füllen.
6. Probengefäße + Begleitschein an das Labor senden (Adresse siehe unten).

Probenlagerung und Transport

Die Probengefäße können ungekühlt per Fahrdienst / bzw. Postweg an unser Labor zurückgesendet werden.

Rücksendeadresse

HYBETA GmbH
Labor
Nevinghoff 20
48147 Münster

Auswertung

Nach erfolgter mikrobiologischer Untersuchung erhalten Sie den Prüfbericht.
Der Transport und die Probenahme sind nicht Teil der akkreditierten Leistung.