

Prüfanleitung

Mikrobiologische Prüfung letztes Spülwasser desinifizierenden Textilwaschverfahren

Vorbemerkung

Wenn Sie eine mikrobiologische Prüfung des letzten Spülwassers benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserer Hygieneberatung!

Zur Entnahme des letzten Spülwassers ist ggf. ein Techniker vor Ort notwendig

Inhalt des Prüfsets

Prüfkörper		Begleitmaterial	
1	Sterile 250 ml Flasche	1	Probenbegleitschein
		1	Sterile 100 ml Spritze

Lagerung des Prüfsets

Die Flasche kann bei Raumtemperatur gelagert werden. Die Probe muss vor Ablauf des Haltbarkeitsdatums im Labor eintreffen.

Vor Ort wird zusätzlich benötigt:

1. Händedesinfektionsmittel
2. Keimarme Einmalhandschuhe
3. Wasserfester Stift

Achtung: Die Probenahme soll durch geschultes Personal durchgeführt werden.

Durchführung der Prüfung

1. Begleitschein bitte vollständig ausfüllen
2. Sterile Flasche beschriften
3. Letztes Spülwasser mittels steriler Spritze entnehmen
4. 100 ml Spülwasser in die sterile Flasche einfüllen und die Flasche fest verschließen.

Probenlagerung und Transport

- Proben bis zum Transport kühl (2-8°C) stellen.
- Das letzte Spülwasser sollte schnellstmöglich gekühlt an unser Labor gesendet werden.
- Ein Transport kann von unserem Labor organisiert werden. Dafür melden Sie bitte den Transport mindestens 2 Tage vorher per E-Mail materialbestellung@hybeta.com an und verwenden bitte unseren Abholschein „Kühltransport“.

Rücksendeadresse

HYBETA GmbH
Labor
Nevinghoff 20
48147 Münster

Der Transport und die Probenahme sind nicht Teil der akkreditierten Leistung